



**ЕАС ЗОНТ А Аверон**  
**ВЫТЯЖНОЙ**  
**СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ**



**модель**  
**ЗОНТ 11.6 ЭМП**

**Этикетка**  
**АВЕ 512.000.000 ЭТ**

Декларация о соответствии  
ТС N RU Д-RU.АИ16.В.02124 от 30.07.2015

**Изготовитель:**

620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО» [www.averon.ru](http://www.averon.ru)  
бесплатный звонок по России 8 800 700-12-20

тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72

[feedback@averon.ru](mailto:feedback@averon.ru)

Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

бесплатный звонок по России 8 800 700-11-02

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации

Исправления не допускаются

<b>модель ЗОНТ 11.6 ЭМП</b>	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	
Дата выпуска _____	Упаковщик _____
Дата продажи _____	Продавец _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,  
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящий документ действителен для вытяжных зонтов к Электропечам муфельным ЭМП\* "АВЕРОН" (далее - ЭМП), модель ЗОНТ 11.6 ЭМП (далее - ЗОНТ). ТО 5621-39-52331864-2015.

1.2 Предназначен для совместной работы с ЭМП 11.6, устанавливается непосредственно на корпус ЭМП и обеспечивает эффективное удаление газов.

### 1.3 Особенности

- локализация и отвод газов, выделяемых при эксплуатации;
- фиксация на ЭМП без инструмента;
- специальная полка позволяет хранить тигли и опоки.

## 2 ХАРАКТЕРИСТИКИ

### 2.1 Условия эксплуатации

- окружающая температура ..... 10...35 °С
- влажность при 25 °С, не более ..... 80 %

### 2.2 Основные технические характеристики

- габариты (ШхГхВ), не более ..... 390×546×282 мм
- масса, не более ..... 4 кг

### 2.3 Комплектность

корпус (1)	1 шт., полка (2)	1 шт.,
фланец (3) ВЕНТС ФМ 100, установлен		1 шт.,
саморез п-круг. 3,5х9,5		4 шт.,
Этикетка АВЕ 512.000.000 ЭТ		1 шт.



Рис. 1

## 3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Распаковать ЗОНТ, при выявлении нарушений тары, внешнего вида и комплектности зафиксировать их и обратиться к Поставщику.
- Отсоединить фланец (3), установленный изнутри ЗОНТа (транспортировочное положение).
- Установить фланец (3) как показано на рис.1 при помощи саморезов.
- Установить полку (2) как показано на рис. 1.
- Установить корпус (1) в сборе на ЭМП (рис. 2).
- К фланцу (3) подсоединить внешнюю вытяжку\*.



Рис. 2

## 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По мере загрязнения проводить очистку наружных поверхностей ЗОНТа от пыли влажной мягкой тканью, губкой.

## 5 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений или не санкционированного Изготовителем доступа в конструкцию.

\* - эксплуатация, обслуживание и гарантии согласно своей сопроводительной документации.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.